


CaseViewer 简易操作手册

1、软件安装

根据自己电脑操作系统选择对应的安装软件，具体操作如下：

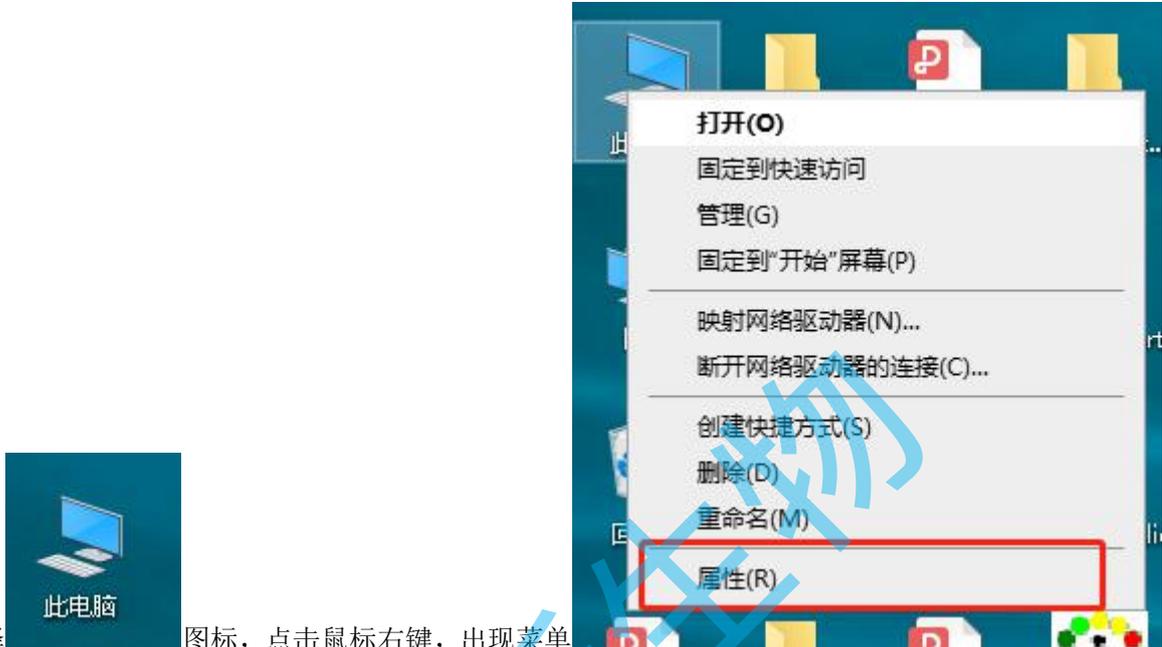

选择“此电脑”图标，点击鼠标右键，出现菜单。点击选择属性，出现下列信息，找到系列类型。



确认操作系统类型，选择对应的软件包进行安装。


X64 表示是 64 位操作系统，X86 表示 32 位操作系统，一定要选择正确，软件才能被安装，软件安装过程直接 Next 即可（安装时候尽量关闭 360 等相关安全软件，避免拦截安装），全程不需要其他操作。

湖北百奥斯 (Biossci) 生物科技有限公司


2、打开扫描文件



双击 ，进入软件界面，如下

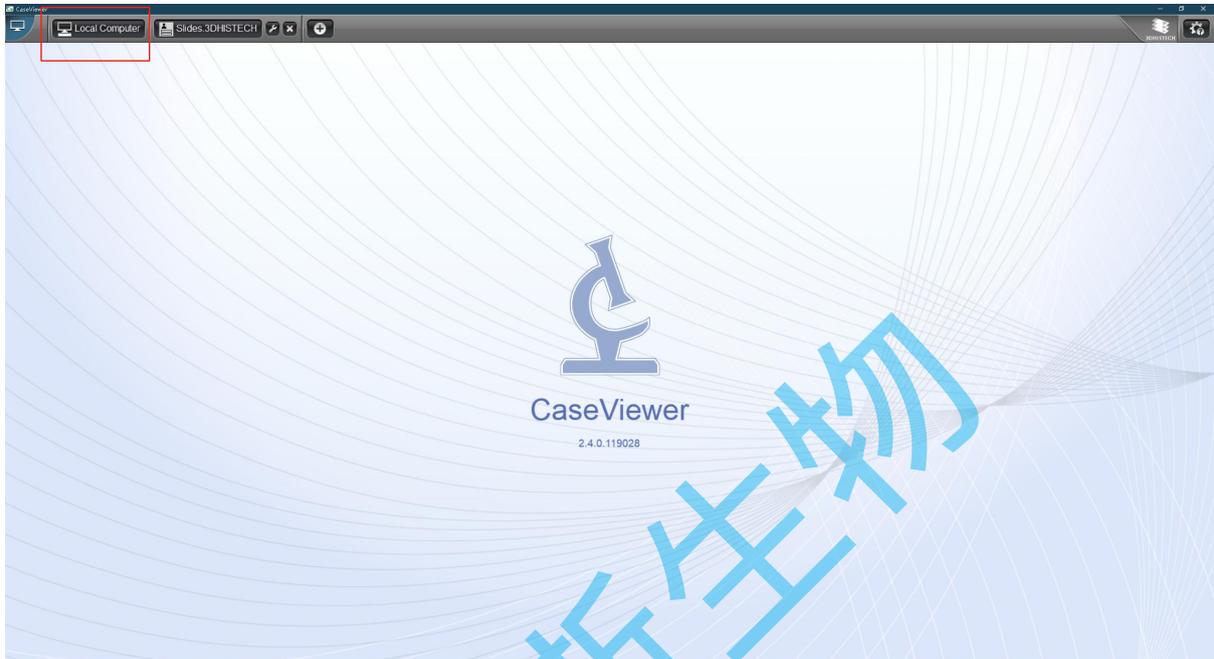

单击选择 Local Computer (本地电脑)，出现以下界面：

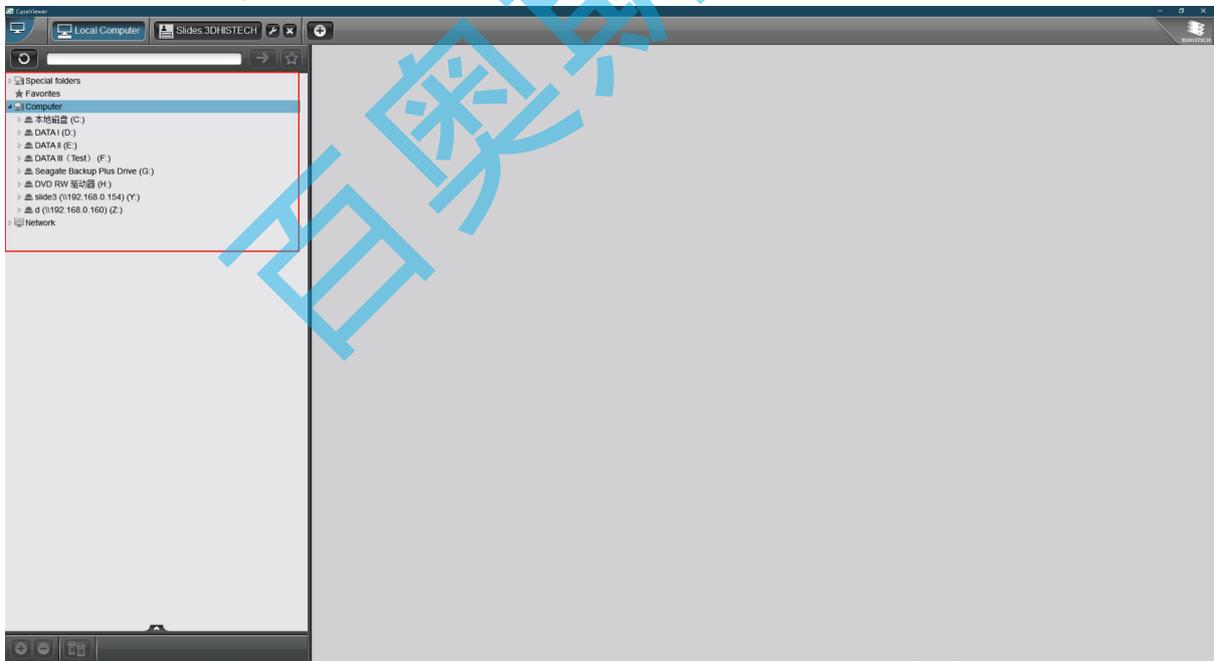

找到扫描文件存放的文件夹

湖北省武汉市硚口区古田二路环同济大健康科技产业园 22 楼


Tel: +86-027-87382710

Fax: +86-027-87382710

Website: www.biossci.com

E-mail: support@biossci.com


湖北百奥斯 (Biossci) 生物科技有限公司

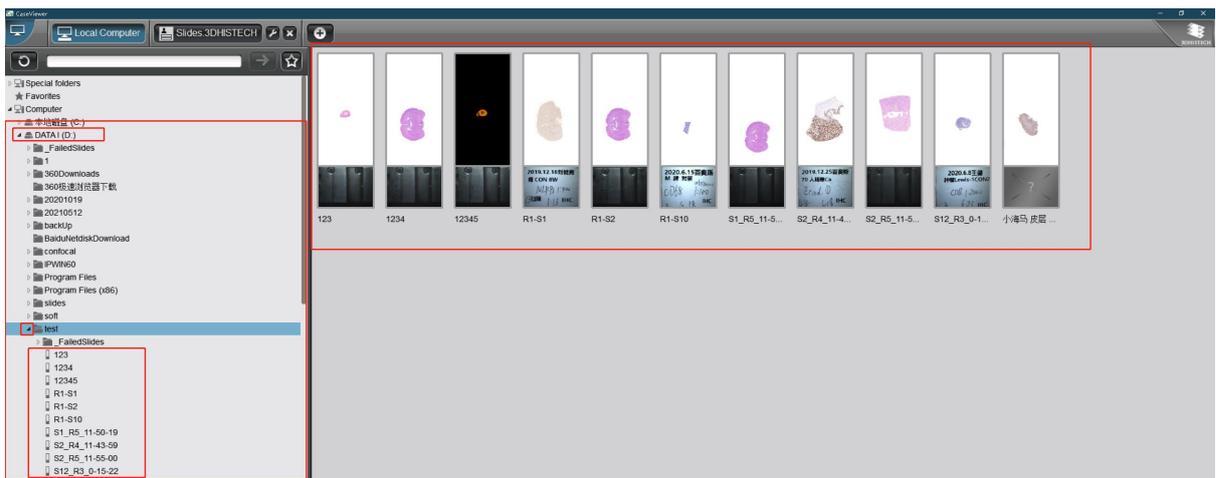

点击文件夹即可打开切片预览情况（右边），点击文件夹前面小三角形即可出现切片名称列表



，双击切片名称或者右边的预览切片即可进入切片，如下

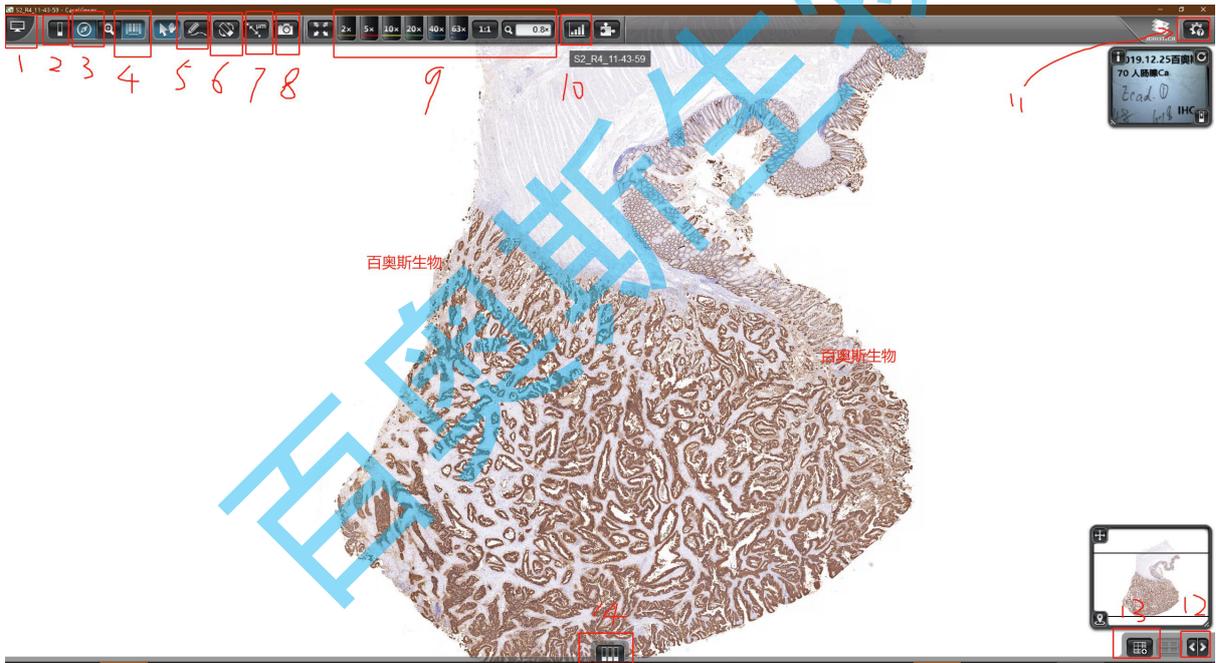

湖北省武汉市硚口区古田二路环同济大健康科技产业园 22 楼

Tel: +86-027-87382710

Fax: +86-027-87382710

Website: www.biossci.com

E-mail: support@biossci.com


湖北百奥斯（Biossci）生物科技有限公司

常见工具介绍

1、点击数字“1”图标  可切回到文件夹路径情况或从文件夹路径切回到切片。

2、点击数字“2”中的图标  可显示切片的详细信息。

3、点击数字“3”图标  可显示切片的导航缩略图。

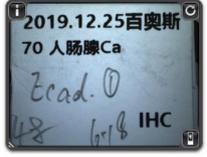
4、点击数字“4”图标  可显示切片的标签（玻片的名称），如图 。

5、点击数字“5”图标 ，可出现标记工具栏，如图



6、点击数字“6”图标 ，可出现旋转切片方向工具，如图

湖北百奥斯 (Biossci) 生物科技有限公司

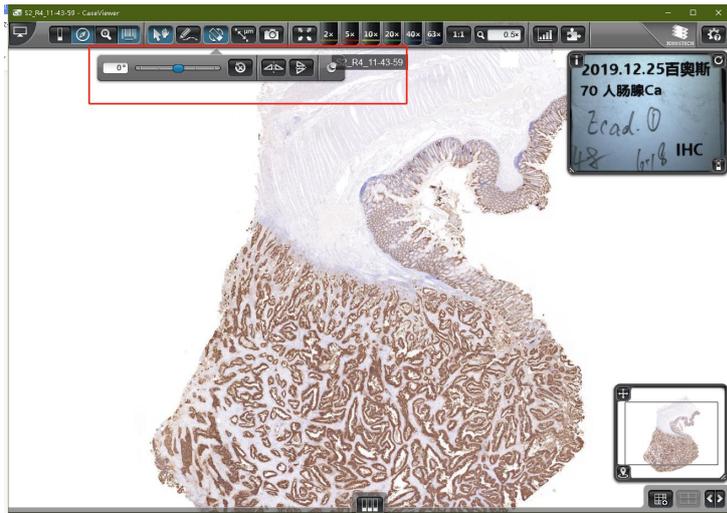

7、点击数字“7”图标 ，可测量距离，可以用鼠标在图上单击后再另外一处单击，即可得到 2 次单击的距离值




8、点击数字“8”图标 ，出现采集图片工具。

9、数字“9”为倍数选择工具，根据需要选择倍数。




10、点击数字“10”图标 ，出现调整图像亮度及背景工具，如下图。

湖北百奥斯 (Biossci) 生物科技有限公司

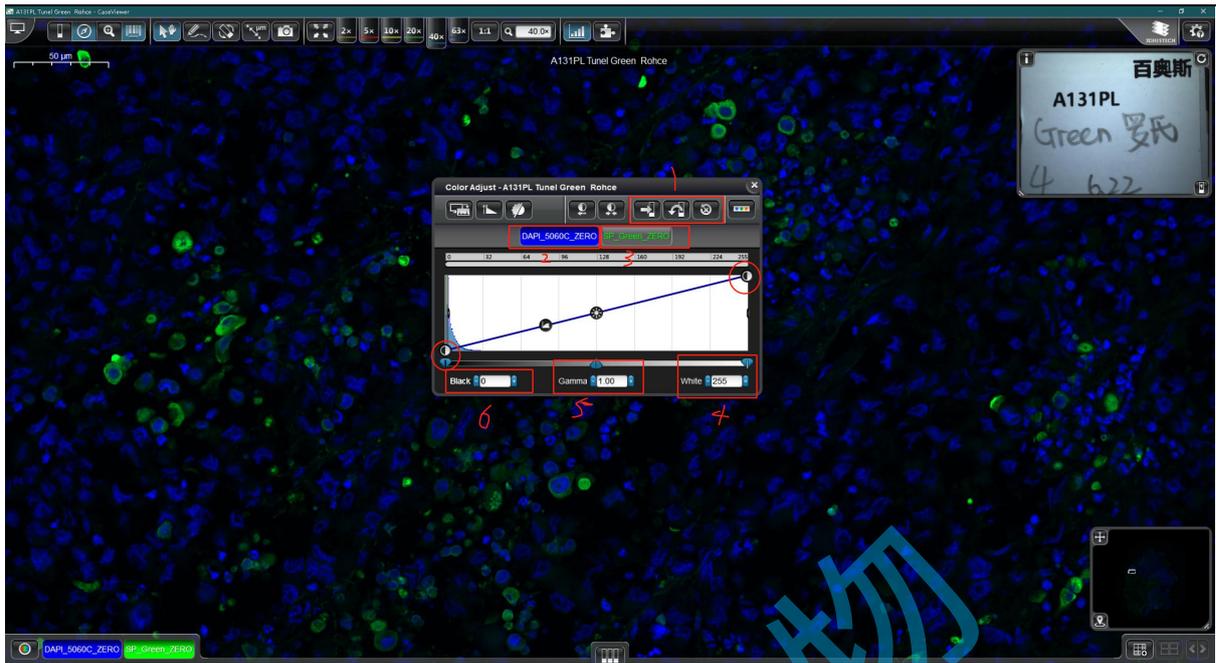

- 1 为保存、撤销、重置按钮，向右箭头为保存按钮（如果操作后想保存一定要点击保存按钮，否则只会当前这一次生效，下次打开还会为之前状态）
- 2、3 为选择通道按钮，选择需要的通道后可以调整亮度及扣除背景操作
- 4 为调整亮度，默认值为 255，值越小越亮，也可以通过 4 上面圆圈按钮向左拖动调整亮度
- 6 为调整背景，默认为 0，值越大扣除的背景越多，一般不需要调整过大
- 4 和 6 为线性调整，相当于相机的曝光增益，如果需要比较不同样本间的荧光强度，不同切片可以调整为相同的值
- 5 一般不需要调整

荧光通道及彩色调整

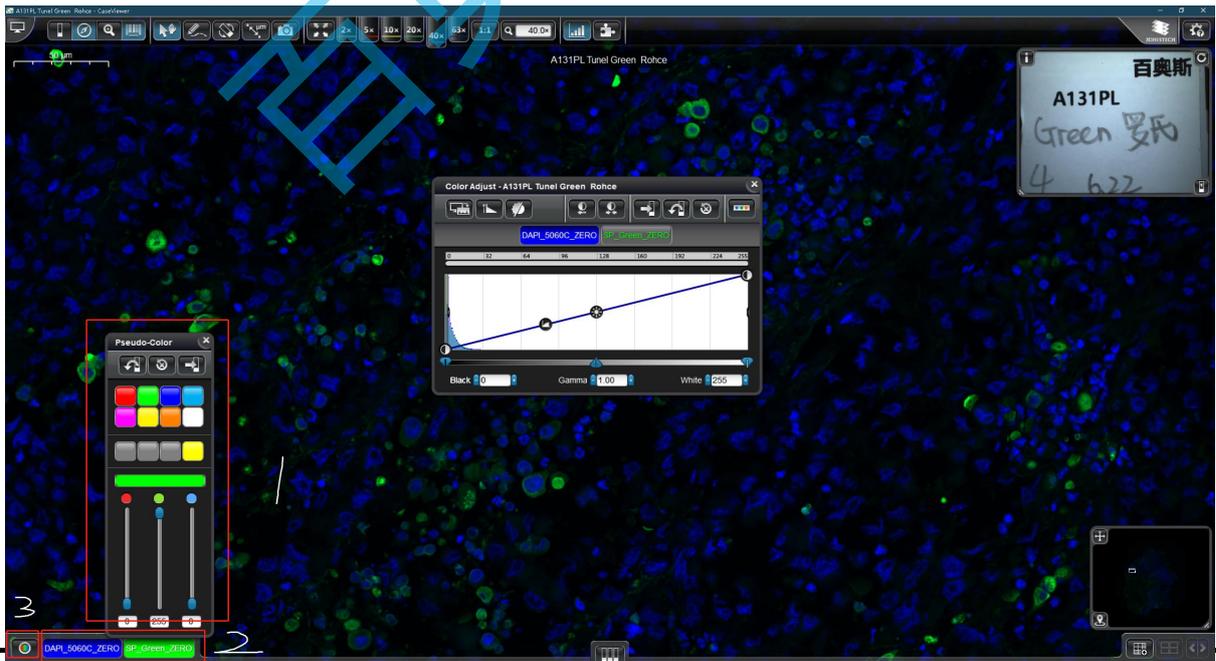

湖北省武汉市硚口区古田二路环同济大健康科技产业园 22 楼

Tel: +86-027-87382710

Fax: +86-027-87382710

Website: www.biossci.com

E-mail: support@biossci.com

湖北百奥斯（Biossci）生物科技有限公司

3 为黑白模式

2 为通道，点击通道可以选择打开或者关闭通道，在通道按钮上点击右键可以调整通道颜色，如图中 1 所示，

百奥斯生物

湖北省武汉市硚口区古田二路环同济大健康科技产业园 22 楼

Tel: +86-027-87382710

Fax: +86-027-87382710

Website: www.biossci.com

E-mail: support@biossci.com